

WQS

Nomasense CO₂ P2000

NomaSense CO₂ P2000

Guide pratique d'utilisation


Allumer l'appareil

- Presser la touche ON/OFF pour allumer/éteindre l'appareil



1. Selectionner la température

- Presser la touche de droite (MEM/TEMP) pour activer la fonction de selection des T°C
- Presser la touche du milieu (MEASURE) pour faire défiler les températures de 0°C à 25°C par intervalle de 5°C
- Valider la température choisie en pressant la touche de gauche (ON/OFF)

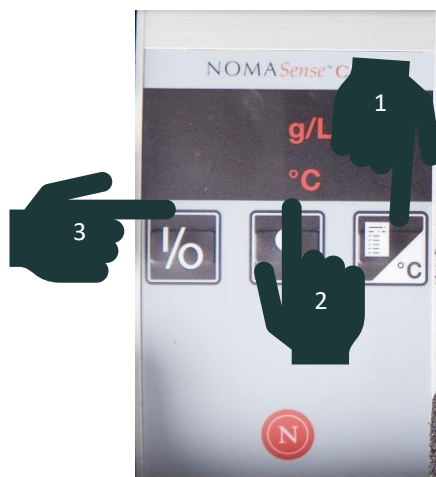

WQS

Nomasense CO₂ P2000



Pendant la phase de réglage de la température : la température « clignote »

2. Mesurer

- Remplir le flacon de mesure avec 50 mL de vin Fermer avec le capuchon rouge (septum) et visser la bague en aluminium Note: pour obtenir la meilleure répétabilité, il est recommandé d'utiliser une éprouvette graduée pour prélever les 50 mL de vin
- Secouer le flacon vigoureusement pendant 10 secondes
- Ouvrir la vanne de la seringue pour expulser la pression du flacon au moment de percer le septum



- Percer le septum avec la seringue
- Fermer la vanne dès que la seringue est enfoncée dans l'espace de tête du flacon de mesure en verre

WQS

Nomasense CO₂ P2000



- Appuyer sur la touche du milieu (MEASURE) pour lancer la mesure



- Après 10 secondes, le résultat apparaît sur l'écran

